


## Anschluss des Lichtsensors

1. GTR oben / LabPro unten in die Halterung stecken.
2. Netzkabel links unten anschließen.
3. Verbindungskabeln am GTR oben / am LabPro unten anschließen.
4. Kabel des Lichtsensors links am LabPro (CH1) anschließen.



5. <APPS> drücken
6. Wenn EasyData nicht auf dem GTR installiert ist, dann bitte beim Lehrer melden.
7. EasyData auswählen (<Enter>)

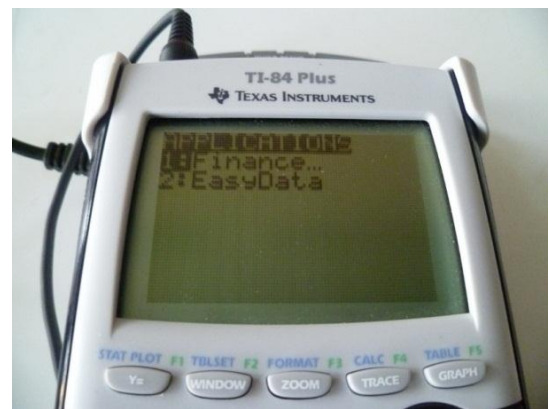

8. Lichtsensor mit Vorderseite zur Lichtquelle richten, Beleuchtungsstärke ablesen und ins Protokoll eintragen.  
Achtung, ggf. ist es notwendig, den Messbereich mit dem Kippschalter (kleines schwarzes Kästchen im Kabel des Lichtsensors) anzupassen.

